

Denovix Marka QFX Model Florometre Cihazı Validasyon Protokolü



Cihazı Çalıştırma

Bir 100-240 VAC, 50-60/Hz yuvasına ünitesi prizi takın. Cihazı arka bölümde bulunan güç kablosunun yanındaki AÇ/KAPA tuşuna basılarak çalıştırılır. Ekranda Denovix logosu belirecektir, Self-testin bitmesi ve ana ekranın açılması beklenir

Önemli Uyarılar

Floresan madde bulunduğu için validasyon tüplerini güneş vb ışıktan koruyunuz, işlemler bitince yine kapalı kutuya koyarak ODA SICAKLIĞINDA muhafaza ediniz.

Kesinlikle derin dondurucu veya buzdolabına koyarak saklamayınız.

Protokol

Kutuda 5 tüp bulunmaktadır;

TUBE 0 = BLANK
TUBE 1 = Blue channel
TUBE 2 = Red channel
TUBE 3 = Green channel
TUBE 4 = UV channel

1.Bölüm (BLANK-SIFIRMALA Ölçümleri)

- Florometreyi açınız
- Tüpü elinile çalkalayınız (Dipte birikme olmasın)
- Tüpü dikkatlice yerleştiriniz (kapağı kapalı olarak)
- Seçenekler listesinde 'NON-SPEŞIFIED' seçiniz
- MEASURE tuşuna basınız (en az 4 ölçüm yapınız)
- Listeden GREEN EXITATION seçiniz ve en az 5 ölçüm yapınız
- Listeden RED EXITATION seçiniz ve en az 5 ölçüm yapınız

2.Bölüm (KANALA ÖZEL Ölçümler)

- ÜPÜ (BLUE-MAVİ) cihaza yerleştiriniz, ve en az 5 ölçüm yapınız
- TÜPÜ (RED-KIRMIZI) cihaza yerleştiriniz, RED EXITATION seçiniz (listede sonda) ve en az 5 ölçüm yapınız
- TÜPÜ (GREEN-YEŞİL) cihaza yerleştiriniz, RED EXITATION seçiniz (listede 2.sırada) ve en az 5 ölçüm yapınız

3.Bölüm (KYIT)

- USB Flash diskinizi cihazın arkasındaki 3 girişten birine takınız
- RAPOR ekranına gidiniz
- Tüm ölçüm sonuçlarını seçiniz ve sonuçları 'csv' olarak USB flash diskinize kayıt ediniz.

4.Bölüm (UV Kanal Ölçümleri)

- Ana ekrandan dsDNA uygulamasını açınız
- Menüden 'BROAD RANGE ASSAY' seçiniz
- Menüden 'PRECONFIGURED 2 STANDARTS' seçiniz
- 'GENERATE NEW STANDART CURVE' seçiniz
- Sol alttaki ÇİFT YÖNLÜ YEŞİL OK ile seçin miktarını 3 olarak ayarlayınız
(Ekran görüntüsü aşağıdadır)
- TUBE 0 (BLANK) Tüpünü yerleştiriniz ve en az 3 kez ölçüm yapınız
- TUBE 4 (UV Kanal) Tüpünü yerleştiriniz ve en az 3 kez ölçüm yapınız
- MENÜ'den SCREEN CAPTURE (Ekran görüntüsünü alma) seçeneğiyle görüntüyü ISB Flash Diskinize kayıtlı ediniz.

(Ekran görüntüsü aşağıdadır)



Rapor ve ekran görüntüsünü bize gönderiniz.
Denovix ürün uzmanından onay alınıp bilgi verilecektir.



GEN Plaza® Biyoteknoloji Merkezi
San ve Tic Ltd Şti

T : +90.312. 279 08 18

F : +90.312. 279 06 05

E : info@genplaza.com

Uygulama : biyolog@genplaza.com

Service : destek@genplaza.com

