

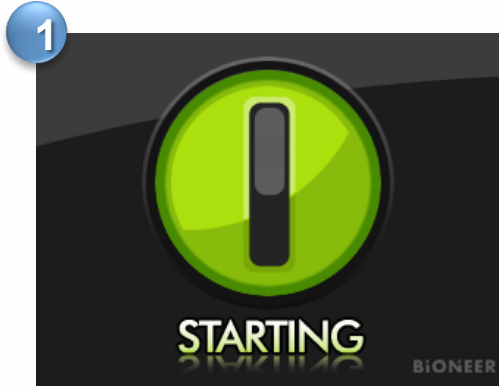



ExiPrep 16 Plus KULLANIM TALİMATI

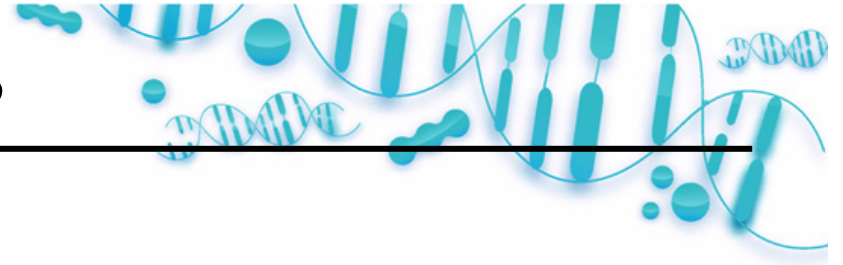


1
Cihazı Açınız
Ekranı Dokunup 'Self Test'in
bitmesini bekleyiniz.

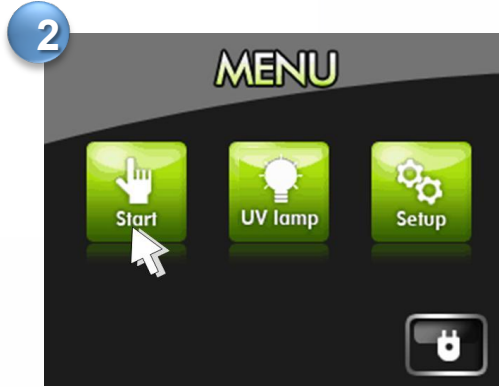


2
'Start' butonuna basarak
'Prep Setup' sayfasını açınız

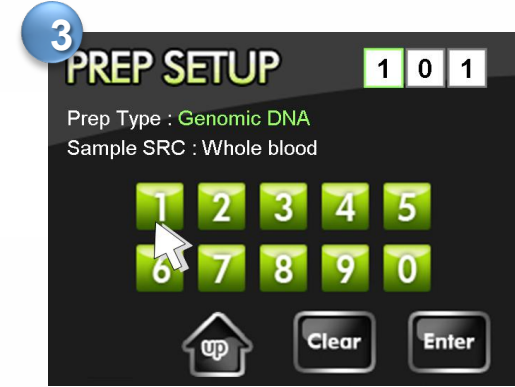


3
Protokol numarasını giriniz
(Kit veya cihaz kılavuzunda bulunur)

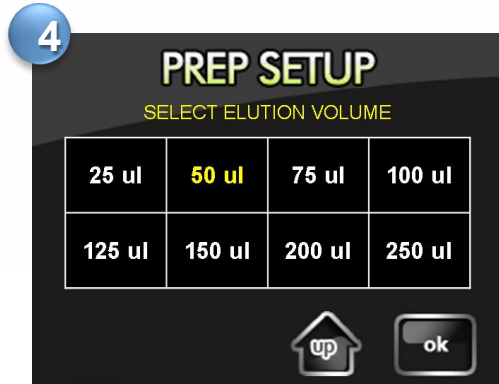

4
Elüsyon hacmini seçiniz

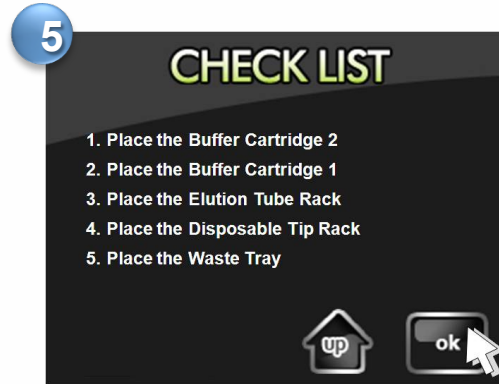

5
'CHECK LIST' (Kontrol edilmesi gerek
en liste) takip ederek eksik bir
basamak kalmadığından emin olunuz
ve OK tuşuna basınız

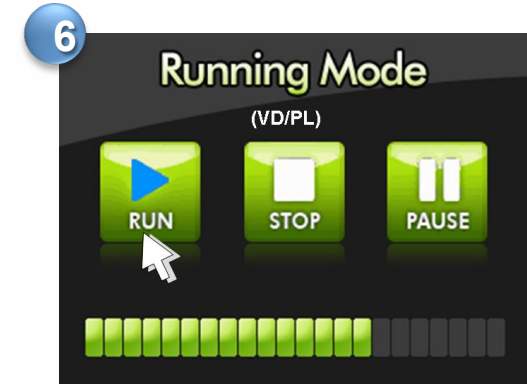

6
'Run' butonuna bastığınızda
çalışma başlayacaktır.